

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.27	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Steril olacak malzemeleri sterilizatörün içine yerleştirin. Tromel havalandırma deliklerinin açık olmasına dikkat edin.
2. Sterilizatör şalteri (açma kapama düğmesi) açılmalı ve cihazda akım olup olmadığını kontrol edilmelidir.
3. Sterilizatör kullanımı sırasında soğutma deliğinin kapalı olması gerekmektedir.
4. Cihaz, steril edilecek malzemenin şekil ve yapısının bozulmayacağı set sıcaklıklarında çalıştırılmalıdır.
5. Cihaz istenilen çalışma derecesine geldiğinde, rafların yüksekliği ayarlanarak steril edilecek malzeme yerleştirilmelidir.
6. Cihazı kullanırken ısıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı, parlayabilir veya patlayabilir olmadığı özellikle kontrol edilmelidir.
7. Sıvı hale dönüşebilecek ve hacimce genişleyebilecek numuneler kapalı kaptan ısıtılmamalıdır.
8. Kir ve tozlara karşı cihaz ıslak bezle silinmelidir. Cihaz asla akan suyun altına tutulmamalıdır.
9. Sterilizatörü kullanırken, plastik malzemeler yüksek sıcaklıklara dayanamadıkları için sterilizatörün içine konulmamalıdır.
10. Sterilizatörü aşırı derecede doldurmamaya dikkat edin. Kurutma amaçlı cam malzemeler ile nemli uçurulan kimyasal malzemeler aynı anda sterilizatöre konulmamalıdır.
11. Cihazın kullanımı ve bakımı sadece kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
12. Kurumuş olan malzemeleri sterilizatörden derhal çıkarın. Sterilizatör içerisinde malzeme unutulmamalıdır.
13. Steril edilmiş malzemeler ile kirli malzemeler aynı yerde bulundurulmamalıdır.
14. Cihaz temizliği için kullanılacak deterjan ve parlaticıların insan sağlığına uygun ve solunuma zarar vermeyecek yapıda olmasına dikkat edilmelidir.
15. Cihazın dış yüzeyi tazyikli suyla asla yıkanmamalıdır.
16. Cihazın bakımının sadece elektriği kesildikten ve soğutulduktan sonra (fiş prizden çekili iken) yapılmasına özen gösterilmelidir.
17. Cihazda herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik personele veya yetkili servise haber verilmelidir.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı